

菌保存用 アンブル引伸ばし機

IWT-KA200

全自動のアンブル引伸ばし機が登場 菌株保存がさらに手軽に

フルオート
タイプ
新登場

POINT1

安全装置搭載

災害時や停電時には、
自動でガスが止まるので安心です。

POINT2

手間いらず

すべて全自動で引き伸ばせるので
人・時間に対してコスト削減に
繋がります。

POINT3

安定

ムラなく量産可能な引き伸ばし機。
均一で安定したアンブルができます。

POINT4

家庭用ガスを使用

都市ガスに対応しているので様々な環境で使用できます。

※LPガスはオプション

製品仕様

電力	単相100V 50/60Hz 消費電力0.2KVA
ガス	LNG 13A 標準 / LPG (オプション)
処理能力	常用 200本/時
寸法	W700mm x D600mm x H1200mm
重量	210kg キャスター付

菌保存を確実に・簡単に

1. アンプルセット



ストレートアンプルをセットします。

2. 自動搬送



キャタピラで自動搬送します。

3. 加熱



1本ずつ火加減の違うバーナーで徐々に加熱していきます。

4. 引き伸ばし



上下のローラーで引っ張り全体を引き伸ばします。

5. 再度加熱



伸ばし終わったら歪を取るために再度加熱します。

6. 収納



完成したガラスアンプルはこちらに収納されます。

手でアンプルを引き伸ばす事はたいへん技術がいりますが、この機械を使えば誰でも簡単にアンプルを引伸ばせます。

※本機は引き伸ばしだけの機械です。溶封の際は、専用バーナーが必要です。 ※弊社指定のアンプル以外使用されますと故障の原因となりますので純正品をお使いください。
※このリーフレットの記載内容は、改良の為予告なく変更することがあります。

消耗品のご紹介



綿栓なし ストレートアンプル



綿栓あり ストレートアンプル

コード	品名			サイズ (mm)	入数 (本)
IWT-KTT9-110	洗浄済	綿栓なし	ストレートアンプル	9mm x 110mm	250本
IWT-KTC9-110	洗浄済	綿栓あり	ストレートアンプル	9mm x 110mm	200本

上記以外のアンプルにもご対応します。寸法規格御相談ください。

岩田硝子工業株式会社

〒571-0051 大阪府門真市向島町4-11

T E L : 06-6902-9391

F A X : 06-6902-0330

E-mail : info@iwataglass.com

U R L : http://www.iwataglass.com